

离心机的清洁和保养



定期清洁和维护可确保海迪斯离心机的使用寿命更长。
遵循以下建议可以减少不必要的维修费用。
我们建议每天或每周设置一个固定时间-每周仅需15分钟，
以确保显著降低离心机故障可能性。

本海报不能代替操作手册。

预防措施



步骤1
关闭设备并断开离心机的电源。

步骤2
为了进行清洁，请采取适当的个人防护措施
(个人防护设备，例如橡胶手套)。

步骤3
您需要的清洁工具只是pH值为5-8的中性清洁剂或70%的酒精溶液以及稍微湿润的纸巾。

步骤4
清洁离心机 (外壳) 的外表面。

